



ダイヤフラム真空ポンプ V-300/V-600 平成ありがとうキャンペーン!

キャンペーン期間
2018年12月末まで



洗えるポンプキャンペーン!



窓付き

溶媒の浸入や
汚れを目視で
確認できます!

V-300

品番 11V300000

排気量:1.8 m³/h
到達真空度:**5**mbar (hPa)

標準価格 ¥370,000

¥240,000

キャンペーン価格



窓付き

溶媒の浸入や
汚れを目視で
確認できます!

V-600

品番 11V600000

排気量:3.1 m³/h
到達真空度:**1.5**mbar (hPa)

DMF、DMSOなどの
高沸点溶媒の蒸留に

標準価格 ¥660,000

¥430,000

キャンペーン価格



洗えるポンプ

ポンプを使っていて「真空度が下がらなくなった」という経験はありませんか?

多くはポンプ内部の
汚れが原因です。

- ビュッチのポンプならわずか5分の洗浄で真空度が回復します。
- 必要なものは洗浄溶媒のみ。装置を分解する必要もありません。
- ポンプ内部を確認できる窓の位置が前面に移動して見やすくなりました。


ポンプ洗浄方法



真空を引かなくなっ
たら窓から内部の汚
れを確認



洗 浄

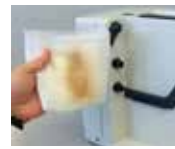

タオルなどをポン
プ出口に当てて汚
れの確認



タオルに汚れが付か
なくなったら洗浄完
了 真空度回復!!

おすすめ用途

① アスピレーターの代わりに



② 吸引濾過に



③ デシケーターや真空
乾燥機の真空源に



④ 油回転ポンプの
代わりに



インターフェース(真空コントローラー)付きのキャンペーンも合わせて実施中!!

インターフェースセット

インターフェースコントローラーを搭載し、高精度の真空制御で突沸を抑え、一定で安定した真空度を維持します。



V-302

品番 11V300200

標準価格 ¥620,000

¥400,000

キャンペーン価格



V-602

品番 11V600200

標準価格 ¥890,000

¥600,000

キャンペーン価格

インターフェース溶媒回収セット

ポンプの出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、逃げる溶媒を凝集させ回収します。

インターフェースコントローラーを搭載し、高精度の真空制御で突沸を抑え、一定で安定した真空度を維持します。



V-303

品番 11V300210

標準価格 ¥740,000

¥480,000

キャンペーン価格



V-603

品番 11V600210

標準価格 ¥1,020,000

¥680,000

キャンペーン価格

高機能インターフェースI-300Pro付き ポンプシステムもキャンペーン中!!



V-302Pro



V-603Pro



セット名	品番	キャンペーン価格
V-302Pro	11V300300	¥500,000
V-303Pro	11V300310	¥580,000
V-602Pro	11V600300	¥700,000
V-603Pro	11V600310	¥780,000

インターフェースによるスピードコントロール

- 高精度な真空制御
- 真空バルブ不要でバルブ故障などトラブル低減



ロータリーエバポレーターや真空下での反応において、サンプルに優しい真空制御を提供します。

△ 電磁バルブによる制御

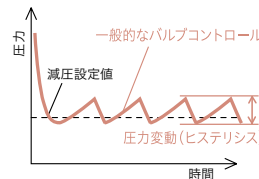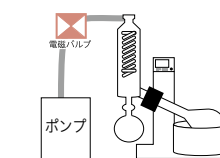

● 真空一定制御!!

● インターフェースによるスピードコントロール

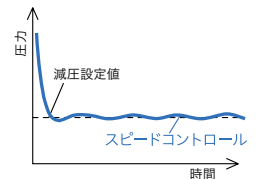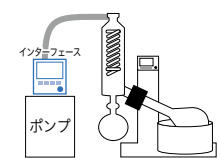

Quality in your hands



柴田科学株式会社
本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251

nihon@buchi.com | www.buchi.com/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2018年9月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。