

突沸防止ガラス

使用方法

[概要]

突沸防止ガラスは、溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。

[仕様]

品名	突沸防止ガラス (DURAN)			
入数	10本 (ガラスケース入り)			
寸法	φ1.5~2.0mm × 長さ100mm			
品目コード	008800-10			
組成	SiO ₂	B ₂ O ₃	Na ₂ O/K ₂ O	Al ₂ O ₃
%	81%	13%	4%	2%

[使用方法]

- (1) ビーカーまたはフラスコ等に溶液を入れます。
- (2) 突沸防止ガラスに付属のアンプルカッター (ハート形) で20~40mm位または希望の長さに傷を付け、指先で折曲げるように切断し、適当数ビーカーまたはフラスコ等に入れます。
● 指先で折曲げるときは、手袋を着用してください。
- (3) ビーカーまたはフラスコ等を加熱沸騰しても、突沸防止ガラスにより突沸の防止効果があります。

07.08.02H(02)


柴田科学株式会社

営業所 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX 048-933-1590

24時間受付

<http://www.sibata.co.jp>