

CODE 022730-1 / 022730-2 / 022730-5 / 022730-10
022740-1 / 022740-2 / 022740-5 / 022740-10
022750-1 / 022750-2 / 022750-5 / 022750-10
022760-1 / 022760-2 / 022760-5 / 022760-10

マイクロビュレット 取り扱い上のご注意

1. 長時間使用されない時は、ビュレットから液を抜いて洗浄の上、コックを緩めた状態で保管してください。
2. 茶褐色の製品は、洗剤・薬品等には長時間浸さないようにしてください。また、ブラシでの強い洗浄は避けるようにしてください。塗料が剥離する場合があります。
3. 使用中、コック部に異物が付着した場合は、速やかに清掃してください。そのまま使用されるとコック部に傷を生じ、漏れの原因となる場合があります。
4. ガラスコックの場合、合番が印字されていますので、本体と同じ合番のものをご使用ください。また、使用時にはコック部にグリスを塗ってご使用ください。
5. PTFE 製のコックの場合、コックが緩くなった時は後ろのナットを増し締めしてください。

21.04.16K (02)



カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>

CODE 022730-1 / 022730-2 / 022730-5 / 022730-10
022740-1 / 022740-2 / 022740-5 / 022740-10
022750-1 / 022750-2 / 022750-5 / 022750-10
022760-1 / 022760-2 / 022760-5 / 022760-10

マイクロビュレット 取り扱い上のご注意

1. 長時間使用されない時は、ビュレットから液を抜いて洗浄の上、コックを緩めた状態で保管してください。
2. 茶褐色の製品は、洗剤・薬品等には長時間浸さないようにしてください。また、ブラシでの強い洗浄は避けるようにしてください。塗料が剥離する場合があります。
3. 使用中、コック部に異物が付着した場合は、速やかに清掃してください。そのまま使用されるとコック部に傷を生じ、漏れの原因となる場合があります。
4. ガラスコックの場合、合番が印字されていますので、本体と同じ合番のものをご使用ください。また、使用時にはコック部にグリスを塗ってご使用ください。
5. PTFE 製のコックの場合、コックが緩くなった時は後ろのナットを増し締めしてください。

21.04.16K (02)



カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>