

中型ソックスレー抽出装置 300mL・500mL ガラス部セット

取扱説明書

概要


本装置は抽出部にサイフォンを設けていますので、抽出は連続(繰り返し)して行われ、効率の良い抽出ができます。また、接続部にはSPC透明ジョイントを採用していますので、ノングリースで使用できます。また、コンタミの心配がありません。

構成部品 中型ソックスレー抽出装置 300mL ガラス部セット (CODE 032080-03)

No.	品目コード	品名	数量
①	030100-24300	SPC 丸底フラスコ 300 mL SPC24	3
②	032080-031	中型ソックスレー抽出装置 冷却器 300/500 mL 用	1
③	032080-032	中型ソックスレー抽出装置 抽出器 300 mL 用	1
④	(047410-24A)	ジョイントクランプ 24 用	1
⑤		ジョイントクランプ 45 用	1

構成部品 中型ソックスレー抽出装置 500mL ガラス部セット (CODE 032080-05)

No.	品目コード	品名	数量
①	030100-24500	SPC 丸底フラスコ 500 mL SPC24	3
②	032080-031	中型ソックスレー抽出装置 冷却器 300/500 mL 用	1
③	032080-052	中型ソックスレー抽出装置 抽出器 500 mL 用	1
④	(047410-24A)	ジョイントクランプ 24 用	1
⑤		ジョイントクランプ 45 用	1

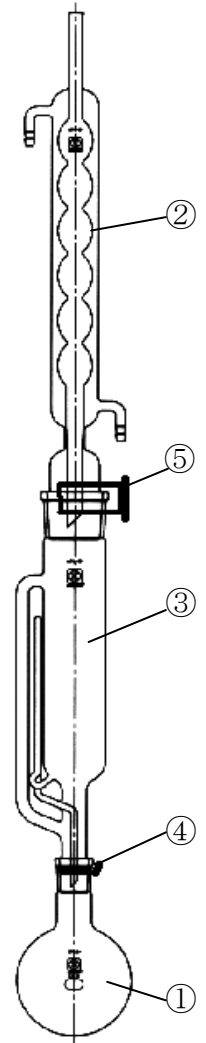

⚠ 安全上の注意

- 組み立ての際は衝撃を与えたり、曲げの力を加えないでください。破損する恐れがあります。
- 使用前に点検してキズやカケのあるものは使用しないでください。破損する恐れがあります。
- 本装置を使用の際は火気のない排気装置のある場所で使用してください。抽出中は必ず排気管で大気解放してください。密閉の状態になると内圧が上昇し、爆発の恐れがあります。
- 洗浄の際は、金属たわしや、研磨剤入りのスポンジは使用しないでください。破損の原因になります。
- 中身の入ったフラスコを持つ場合は底部を持ってください。落下して事故の原因になります。

⚠ 使用上の注意

- マントルヒーターでの加熱は、マントルヒーターの取扱説明書を良く読んで行ってください。
- 排気管から蒸気が出ないように加熱部の温度と冷却水の温度、及び水量を調整してください。
- ジョイントクランプは、確実に装着してください。

08.04.25H (02)



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社
 本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
 大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
 名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)
 ☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590