

ディーンスターク抽出装置 ガラスセット

取扱説明書

■概要

本ガラスセットは植物や個体などの成分を水蒸気蒸留によって抽出し二重管により冷却された溶剤に吸収させることができる、水蒸気蒸留／液・液抽出装置のガラスセットです。抽出器の二重管冷却方式により溶剤が冷却され、回収ロスが少なくなっています。

■構成部品

No.	品目コード	品名	数量
①	032080-401	ディーンスターク 冷却器(アリン型)	1
②	032080-402	ディーンスターク 抽出器(二重管冷却方式)	1
③	032080-403	ディーンスターク 1Lフラスコ 透明 45	1




安全上の注意

- 組み立ての際は衝撃を与えたり、曲げの力を加えないでください。破損する恐れがあります。
- 使用前に点検してキズ、カケのあるものは使用しないでください。破損する恐れがあります。
- 本製品を使用の際は火気の無い排気装置のある場所で使用してください。
- 抽出中は必ず排気管で大気開放してください。密閉状態になると内圧が上昇し、爆発の恐れがあります。
- 洗浄の際は金属たわしや研磨剤入りのスポンジは使用しないでください。破損の原因になります。
- 中身の入ったフラスコを持つ場合は底部を持ってください。落下して事故の原因になります。



使用上の注意

- マントルヒーターでの加熱はマントルヒーターの取扱説明書をよく読んで行ってください。
- 排気管から蒸気が出ないように加熱部の温度と冷却水の温度、および水量を調整してください。
- 右図のように組上げた際は、架台とジョイントクランプでガラスを確実に固定してください。

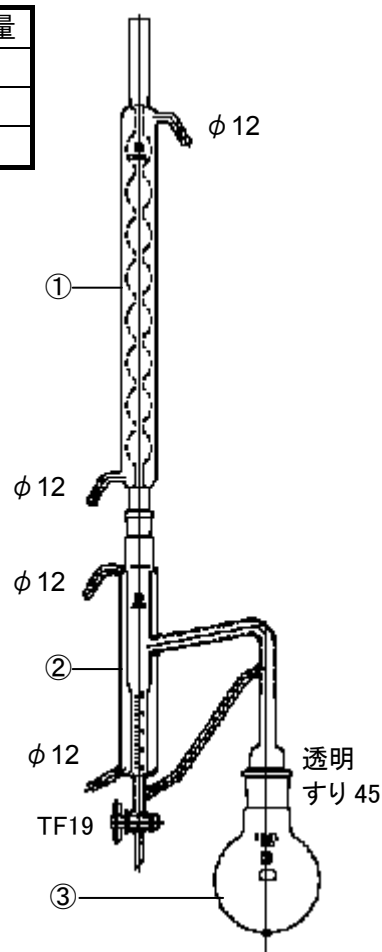

08.09.18H(02)



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207

大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750

名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)



0120-228-766 FAX: 048-933-1590

フリーダイヤル