


ワンタッチカプラー式 循環アスピレーター をご使用のお客様へ

このたびは、真空調節器 アスピレーター用 をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品は、現在当社にて販売している循環アスピレーター「GL-14 ホースノズル式」に合わせた形状です。


「ワンタッチカプラー式」の循環アスピレーターをお使いのお客様は、以下の方法でワンタッチカプラー式へ部品を交換してご使用ください。

※ 部品交換による性能への影響はありません。

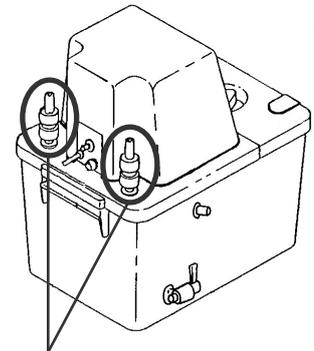


ワンタッチカプラー式
循環アスピレーター


● 各部の名称

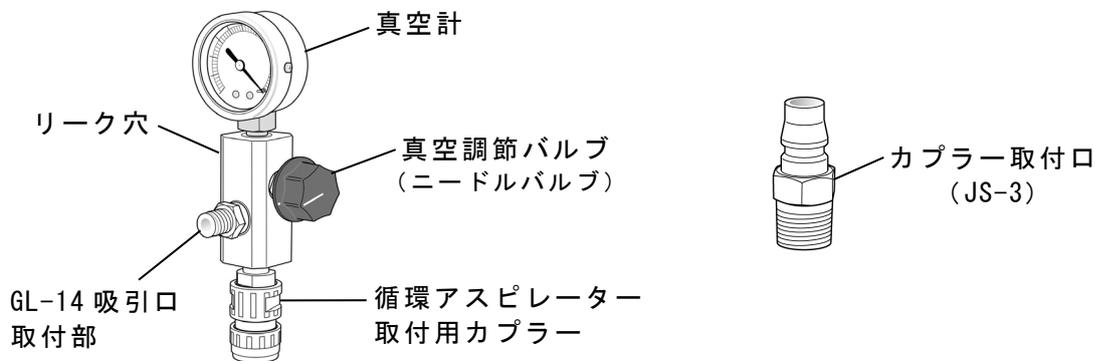


【ワンタッチカプラー式への交換方法】

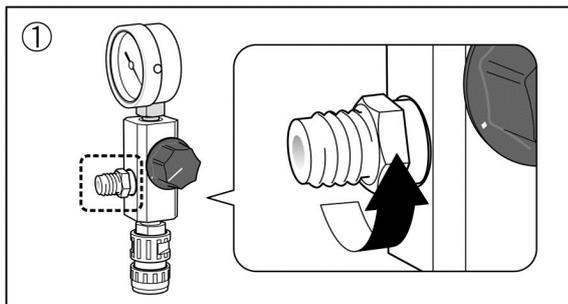

① 真空調節器の GL-14 吸引口取付部をスパナ(17mm)で取り外してください。

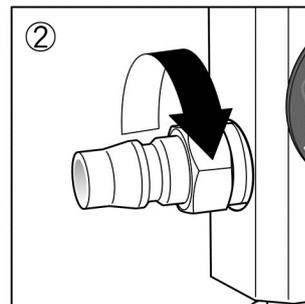

② 外したところにカプラー取付口(JS-3)をスパナ(17mm)で取り付けてください。

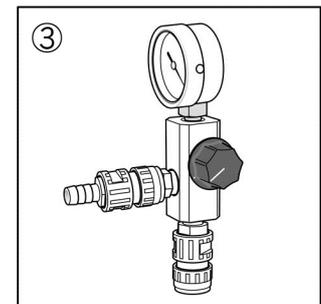

③ カプラー取付口(JS-3)に循環アスピレーターのワンタッチカプラーを接続してご使用ください。

柴田科学株式会社

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)
0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>