

ドライ真空ポンプ Rocker 300

取扱説明書

1 概要

ドライ真空ポンプ Rocker 300 は、吸引ろ過などに適したオイルフリーの小型真空ポンプです。圧力ゲージと水分トラップが標準で付属しています。軽量で持ち運びに便利な取っ手付きです。

2 構成



- ① ON/OFF スイッチ
- ② サイレンサー（排気口）
- ③ 吸気口
- ④ 圧力ゲージ
- ⑤ フィルターカートリッジ
- ⑥ 水分トラップ
- ⑦ 圧力調節バルブ

<開梱時の注意>

開梱時に不足品及び製品に異常（変形・破損・動作しないなど）がないことをご確認ください。もし不具合がありましたら、ただちに販売店もしくは当社までご連絡ください。

3 使用方法

- (1) チューブをしっかりと接続した後、ポンプが動作するように電源 ① ON/OFF スイッチを押してください。
- (2) 必要な真空度になるように、⑦ 圧力調節バルブを調節してください。

4 仕様

品目コード	044770-300
型式	Rocker 300
吐出流量	20L/min (50Hz)・23L/min (60Hz)
到達真空度	約 110hPa
騒音	50dB
吸気口	外径 φ8mm
寸法	135 (W) × 268 (D) × 204 (H) mm
質量	4.1kg
電源	100V 50/60Hz 0.7A

5 メンテナンス

- (1) カートリッジが水分や粉じんではばいになったら交換してください。
- (2) ⑥ 水分トラップは反時計方向に回して本体から取り外してください。
- (3) 同様の手順でカートリッジも交換してください。

6 スペアパーツ・消耗品

品目コード	品名
044770-001	水分トラップセット 圧力調節器付 Rocker 300 用
044770-004	水分トラップ Rocker 300 用
044770-002	フィルターカートリッジ Rocker 300 用
044770-003	サイレンサー Rocker 300 用

 **柴田科学株式会社**

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）

 0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>