


# クーリングユニット GT0-250R/1000 用 取扱説明書

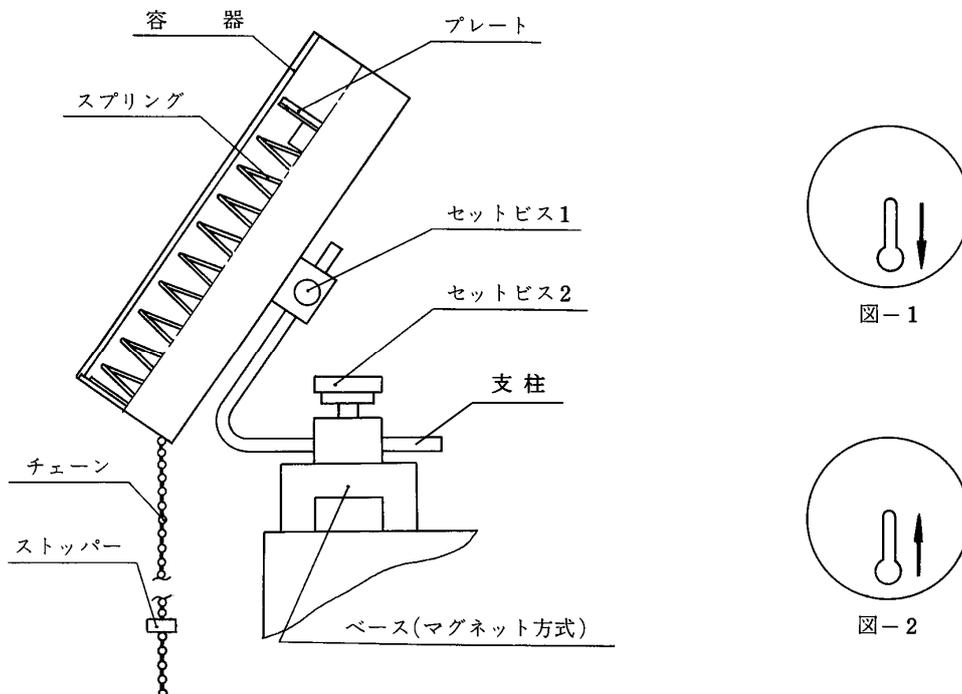

## ■使用方法

- ① ベースをガラスチューブオープンの右上面手前位置に置きます。
- ② セットビス1をゆるめ、支柱から容器を取り外します。
- ③ チェーンを図-1の矢印方向へ移動させ、下方へ引きます。
- ④ プレートが希望の位置まできたら、チェーンを図-2の方向へ移動させます。プレートはその位置で固定されます。
- ⑤ 容器に氷を入れます。
- ⑥ 容器が希望の位置になるよう調節し、セットビス1および2で固定します。
- ⑦ 再び、チェーンを図-1の矢印方向へ移動させ、氷を冷却球に接触させます。チェーンはそのままの位置にしておいてください。氷が溶けるとスプリングによりプレートが上昇し、冷却球と氷の接触を保ちます。



**注意**

チェーンの下方に水滴受け用のビーカー等を置いてください。

 **柴田科学株式会社**

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)  
0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>