
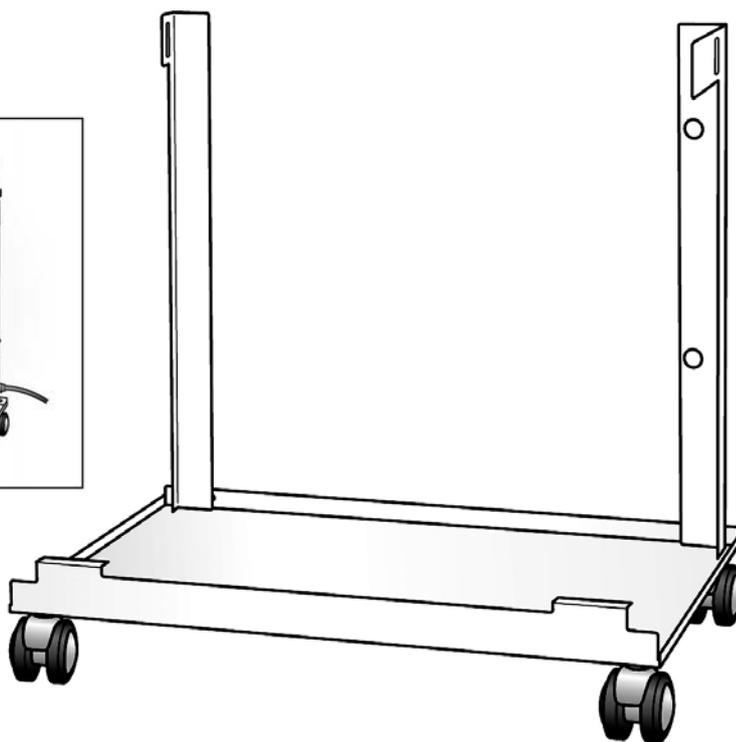


キャスターベース CTB-1

OPERATION MANUAL

取扱説明書

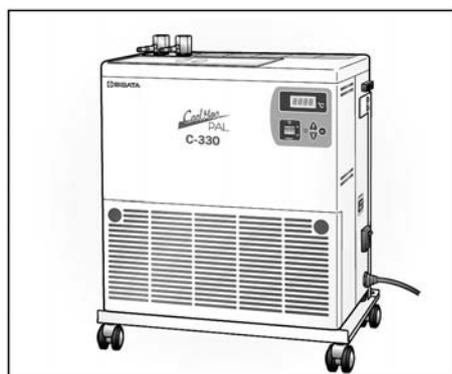

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しています。
- ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

ご使用前に



- 本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、手近な場所に大切に保管し、いつでも取り出せるようにしてください。
- 本書の安全に関する指示は、内容をご理解のうえ、必ず従ってください。
- 製品本来の使用法および取扱説明書に記載の使用法をお守りください。

以上の指示を必ず厳守してください。
指示に従わない場合は、ケガや事故の恐れがあります。

■取扱説明書について

- 取扱説明書の内容は、製品の改良などにより予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれがあった場合は、お手数ですが、当社までご連絡ください。
- 本書の著作権は柴田科学株式会社に帰属します。
本書の一部または全部を、柴田科学株式会社からの書面による事前の承諾を得ることなく複製複製(コピー)・転載・改変することを禁じます。

■内容物の確認

ご使用前に、内容物を確認してください。

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 固定板（右）…………… 1 個 | <input type="checkbox"/> 合格証…………… 1 部 |
| <input type="checkbox"/> 固定板（左）…………… 1 個 | <input type="checkbox"/> 取扱説明書（本書）… 1 部 |
| <input type="checkbox"/> キャスターベース…………… 1 台 | |
| <input type="checkbox"/> 取り付けビス…………… 4 個 | |

* 内容物に破損もしくは欠品があった場合は、お買い上げ販売店、または当社までご連絡ください。

安全上のご注意

この取扱説明書に示す警告・指示事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

いずれも安全に関する重要な事項ですので、ご使用前によく読んで内容を理解し、必ずお守りください。

■ 絵表示について

この取扱説明書では、警告・指示事項に各種の絵表示を使用しています。表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる程度を「警告」「注意」の2つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示


 警告	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されていることを示しています。
 注意	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定されていること、また物的損害の発生が想定されていることを示しています。

警告・注意事項は、文章中に記載していますので、警告・注意事項を守り、正しくご使用ください。

本製品について

本製品は、低温循環水槽『クールマンパル C-330/C-331/C-332』を床置きで使用する際に移動を容易にするためのキャスター付台です。

製品構成

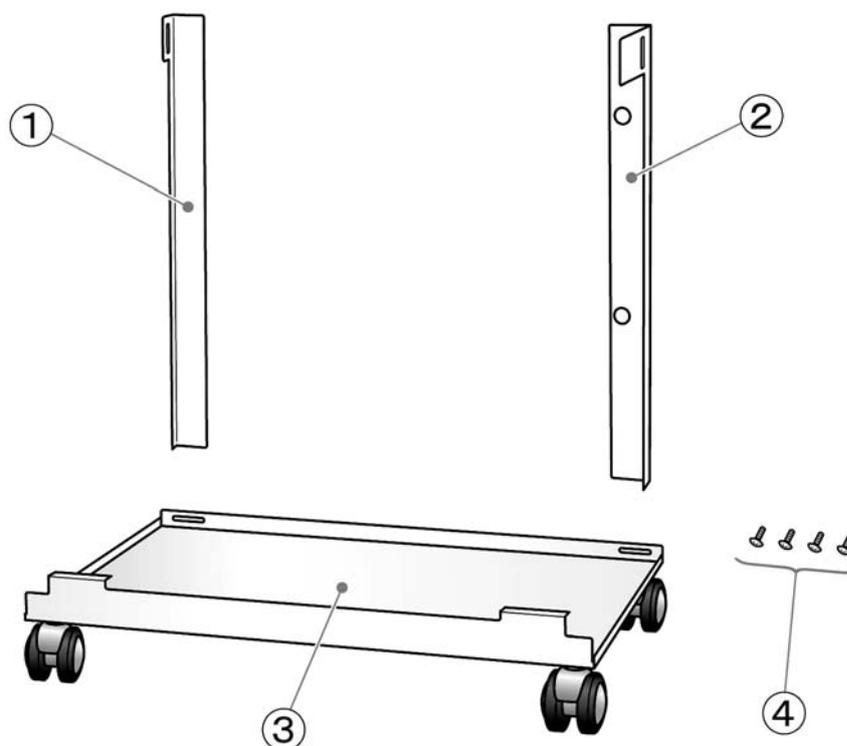

① 固定板（左）

② 固定板（右）

③ キャスターベース

すべてのキャスターにストッパーが付いています。

④ 取り付けビス（4本）

左右の固定板をキャスターベースに取り付けるためのビスです。

取り付け方法



警告

キャスターベースには低温循環水槽『クールマンパル C-330/C-331/C-332』以外は載せない。

ケガや事故、機器破損の恐れがあります。



警告

低温循環水槽の取り付け作業は、必ず2人でおこなう。

ケガや事故、機器破損の恐れがあります。



警告

取り付け作業前に、必ず低温循環水槽の冷却液を抜く。

冷却液が装置内部に侵入し、漏電や感電、または機器破損等の原因となることがあります。




警告

取り付け作業時に低温循環水槽の後面は持たない。


ケガや事故、機器破損の恐れがあります。

- ① 低温循環水槽の前面のフィルター付パネルを取りはずす。

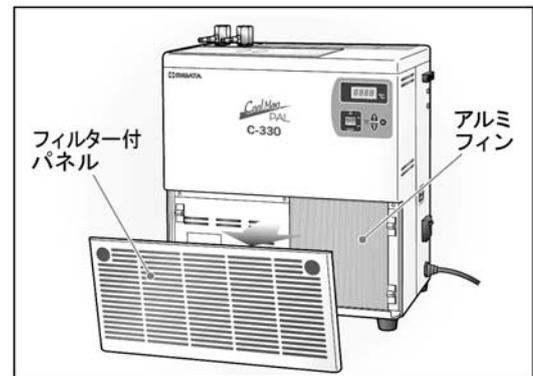


- ② 低温循環水槽をキャスターベースに載せる。

- * 低温循環水槽を持ち上げる際は、必ず2人で作業してください。
- * 前面のアルミフィンには触らないでください。

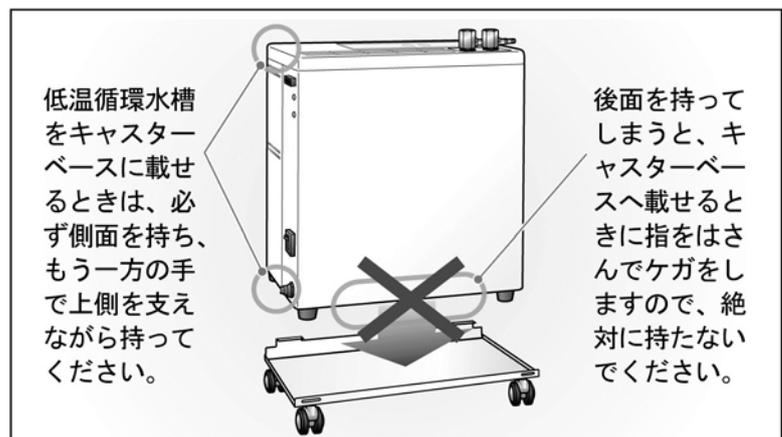


③ 前面の折の部分を合わせる。

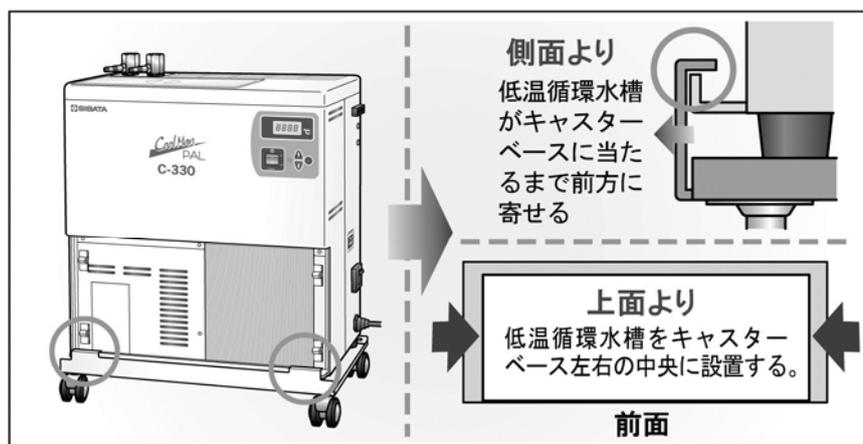


④ 下左図のように左右側面のビスを取りはずし、固定板（右）（左）を取り付ける。

* ドライバーは、プラスドライバー（No.1）を使用してください。

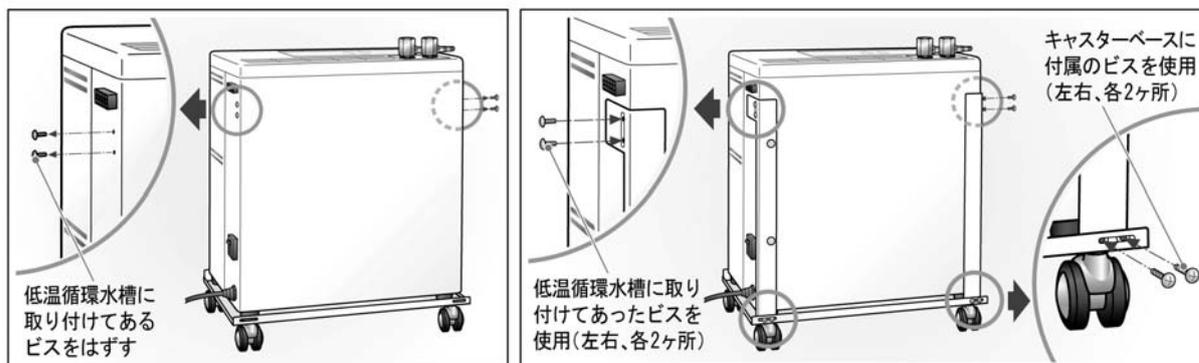

⑤ “①”で取りはずした前面のフィルターパネルを取り付ける。

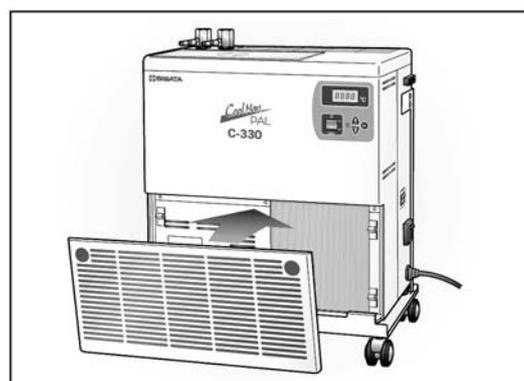

使用上の注意



キャスター部分に薬品や溶剤が掛からないようにする。
機器破損の恐れがあります。



注意

薬品や溶剤が染み込んでいたり溜まっていたりする床の上をキャスターで移動しない。また、そのような床には設置しない。
機器破損の恐れがあります。



注意

腐食性ガスが発生する場所では使用しない。
機器破損の恐れがあります。

●キャスター（車輪）部分の材質は、PA（ポリアミド）です。薬品や溶剤によっては腐食、破損することがありますので、使用環境に注意してください。


●移動させるときは、右図のように矢印の方向（左右方向のみ）に動かしてください。

* 前後方向に動かした場合、転倒する恐れがあります。

●安定した、平坦で水平な場所に設置してください。

●移動時以外は、ストッパーを ON の状態にしてください。

●冷却液を入れた状態で移動する場合は、冷却液がこぼれないようにゆっくりと静かに動かしてください。

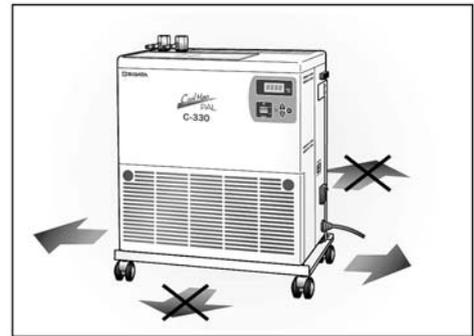

修理について

修理については、お買い上げ販売店、または当社にご相談ください。

修理によって機能が維持でき、補修部品の確保が可能な場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。



お問い合わせは…

本製品につきまして、ご不明な点、ご用命などがございましたら、お手数ですが、お買い上げ販売店、または当社までお問い合わせください。

 **柴田科学株式会社**

営業所 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）

 0120-228-766  FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>