


コロニーカウンターペン 取扱説明書

この度は、コロニーカウンターペンをご購入いただき、誠にありがとうございます。
本品はタッチペン式のコロニーカウンターです。
ご使用の際は、以下の取り扱い順序に従ってください。

■使用上の注意

- 連続して素早くカウントを行うと、正確なカウントができない場合があります。
- ペンのインクは水性です。ペンで印をしても、素材によっては、表面を拭いたりすることで印は消えてしまいますのでご注意ください。

■使用方法

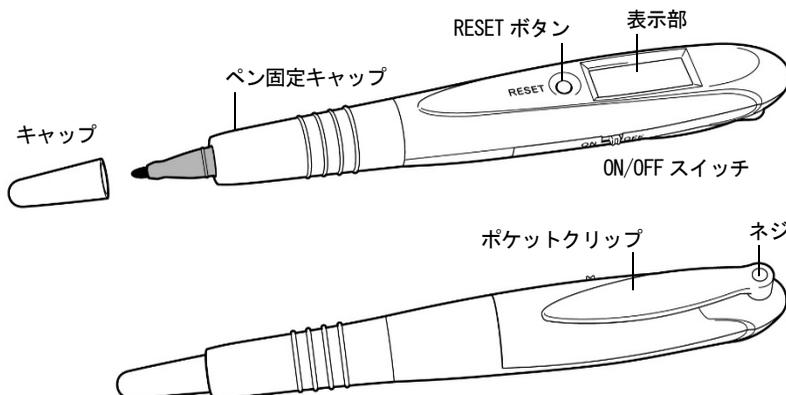

- ① ON/OFF スイッチをスライドさせるとスイッチがONになり、【00000】と表示されます。
- ② ペンのキャップをはずし、ペンを持つ要領で、シャーレなどにペン先をピツと音がするまで押してください。表示部の数字が1カウントずつ増加していきます。クリックを感じられるくらい、強めに押します（約184g）。ただし、強く押しすぎると、ペン先がつぶれたり、ペンのフェルト部分が本体の内部に入り込んでしまったりするため、ご注意ください。
- ③ カウントした数値をクリアにするには RESET ボタンを押してください。表示部が【00000】となります。
- ④ 使用後は ON/OFF スイッチをスライドさせて、必ず OFF にしてください。
本品には自動パワーオフ機能はありません。
また、ペンのインクが揮発しないよう、使用後は必ずキャップをしめてください。

■ペンの交換

ペン固定キャップを反時計回りではずすと、ペンを取り出せますので、新しいペンと交換してください。新しいペンに付属しているキャップは使用しないでください。

- 水性ペン コロニーカウンター用（品目コード 051280-041）

■電池の交換

カウントが不安定になったり、表示が薄くなったり、何も表示されなくなった場合、電池交換が必要です。裏面のポケットクリップにあるネジをプラスドライバーで外して蓋をゆっくりあけてください。電池は上部に横に固定されています。電池収納部の図に示されているように、電極が正しい方向になるように電池を挿入してください。

（市販のLR41 ボタン電池をご使用ください）

■仕様

品目コード	051280-04
表示部	デジタル 5桁表示（液晶）
付属品	水性ペン コロニーカウンター用 1本、テスト用電池（LR41）
寸法・質量	155（W）×19（D）×19（H）mm ・ 約20g

- 付属の電池はテスト用です。電池切れの場合は、「■電池の交換」に従って新しい電池と交換してください。

 **柴田科学株式会社**

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）

 0120-228-766  FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>