


細菌試験紙用恒温器 カルボックス CB-101

取扱説明書

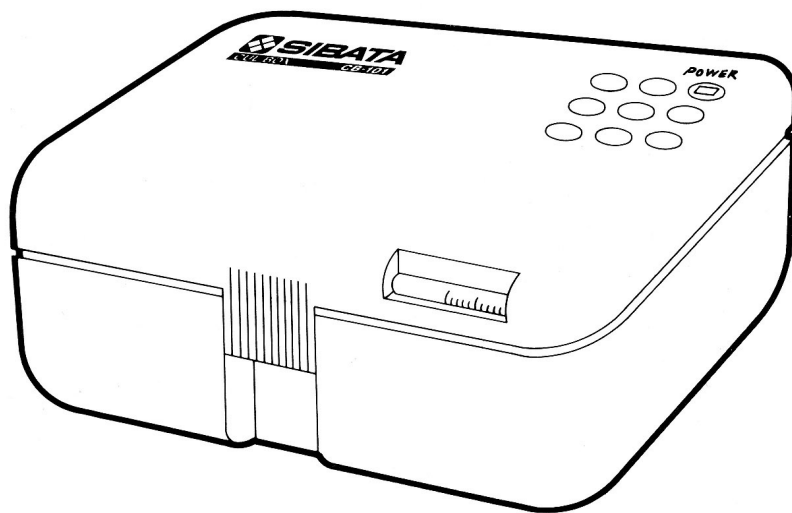

このたびは、細菌試験紙用恒温器 カルボックス CB-101
をお求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前に
本取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。



■カルボックス CB-101 について

本器は、大腸菌群、一般細菌等の細菌試験紙専用 37℃恒温器です。

軽量・コンパクトながら、優れた温度分布を実現しています。

■ご注意

本器は槽内温度が安定するまで約 2 時間必要です。

温度上昇中は槽内の温度が 40℃を越える場合があります。

ご使用にあたっては、槽内温度が 37℃で、安定していることを確認してください。

■もくじ

■関連製品	3
■お問い合わせは	3
■各部の名称	4
■使用方法	5
■使用上のご注意	6
■正常に作動しなくなったら	7
■仕様	7

■ 関連製品

品 名	品目コード
大腸菌群試験紙 滅菌パック入 100 枚	080510-301
大腸菌群試験紙 滅菌パック入 25 枚	080510-3010
一般細菌試験紙 滅菌パック入 100 枚	080510-302
一般細菌試験紙 滅菌パック入 25 枚	080510-3020

■ お問い合わせは

ご不明な点、ご用命などございましたら、当社営業所まで
お問い合わせください。


■ 中に入っているもの

ご使用前に内容物を確認してください。

●カルボックス CB-101（本体）

●取扱説明書


■各部の名称

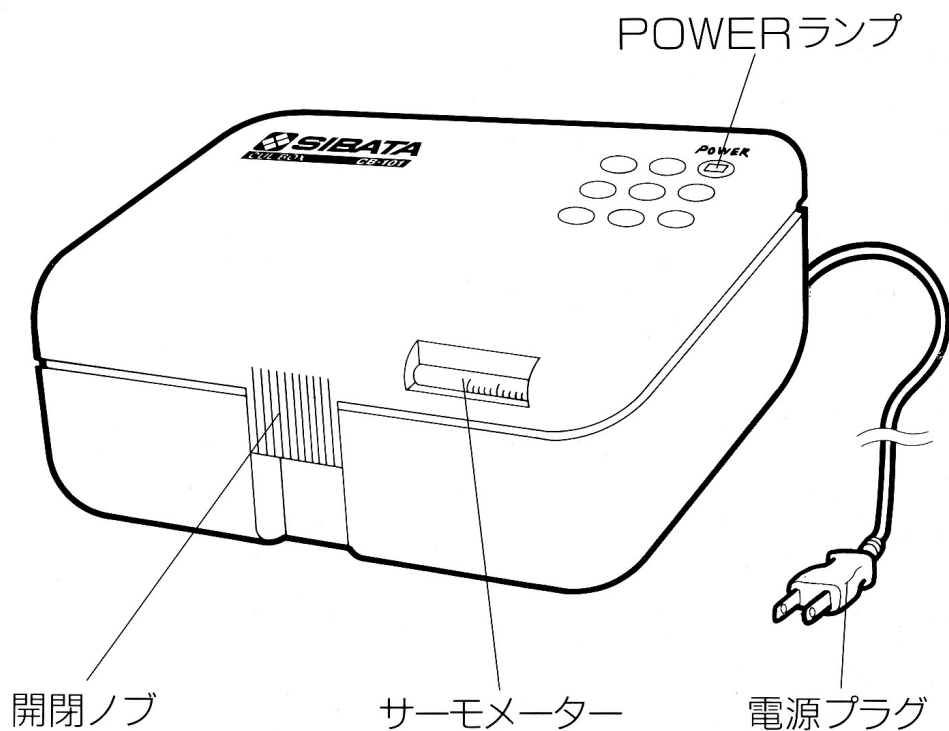

◆OPEN時

パーテーション


槽内の中仕切板です。上に引き抜くと簡単にはずせます。不要な時は、槽の奥側に差し込んでおくことができます。

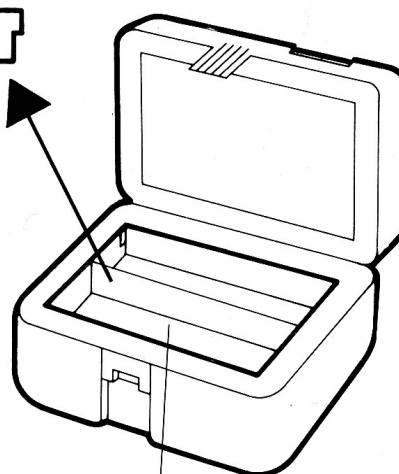


試験紙収納槽

■使用方法

- ①フタを閉めて、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込んでください。
POWER ランプが点灯します。

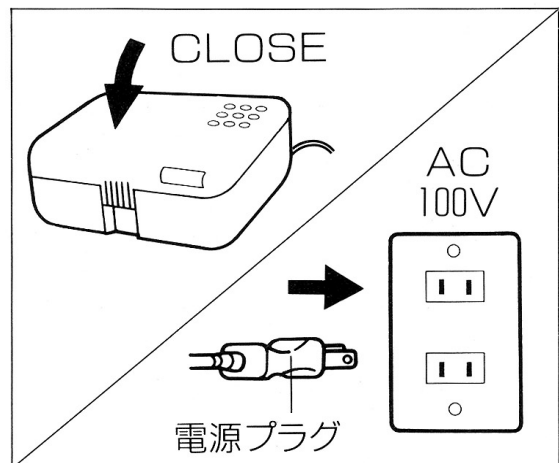

- ②槽内温度がサーモメーターで37℃になっていることを確認した後、チャック付の袋（滅菌パック）に密封した試験紙を速やかに槽の中に収納し、フタを閉めます。
※試験紙は均等な厚みになるように入れてください。
収納数は、20枚×2列で40枚まで入ります。

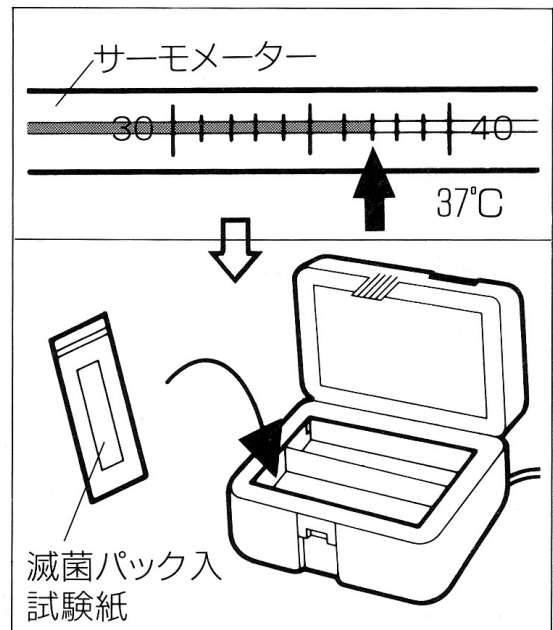


- ③所定の時間、培養をおこないます。

【参考】当社試験紙の場合

大腸菌群試験紙	→	15 時間
一般細菌試験紙	→	24 時間

- ④培養が終了したら、試験紙を槽から取り出し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

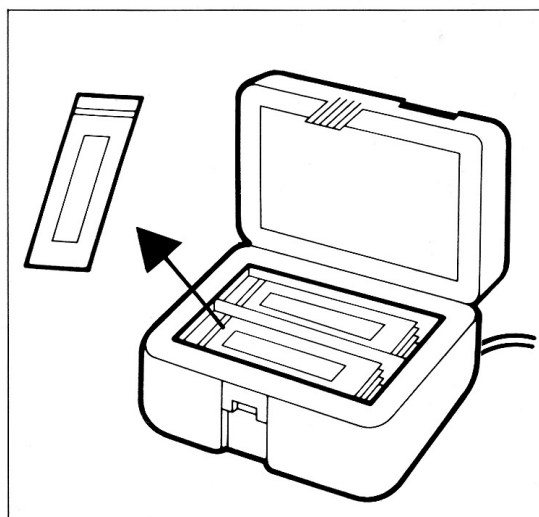

■使用上のご注意（必ずお読みください）

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、電源 ON（通電）状態になりますので、使用后または未使用時には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本器では、試験紙の乾燥はできません。
- 本器は防水仕様ではありません。水などの液体がかからないようご注意ください。また、ショートの原因になりますので、水洗いなど槽内に液体を流し込まないでください。
- 本器は防爆仕様ではありませんので、可燃性、引火性のものを使用する場所では、事故が起こらぬよう、十分に注意してご使用ください。
- 本体ケースはプラスチック製ですので、有機溶剤等で拭いたりしないでください。
- 安全と性能保持のため、分解や改造は絶対にしないでください。故障の場合は、すみやかに修理をご依頼ください。

■正常に作動しなくなったら

本器が正常に作動しなくなった時は、まず、操作手順や使用方法に手違いはないかご確認ください。ご確認後、まだ正常に作動しない場合は、すみやかにご使用を止め、お買い上げ販売店、または当社までご連絡ください。

■仕様

型式	CB-101
使用周囲温度	5～35℃
設定温度	37℃(固定)
温度分布精度	±1℃（室温 20℃の時）
温度表示	内蔵温度計（30～40℃）
試験紙収納枚数	最高 40 枚
材質	外装：A B S 樹脂
	槽：アルミニウム材
ヒーター	20W
電源	AC100V 50/60Hz 0.5A
外形寸法	240（W）×160（D）×82（H）mm
槽寸法	160（W）×100（D）×20（H）mm
質量	約 1kg
品目コード	080510-32



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-471-5515

大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-308-6341

名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）



0120-228-766 FAX : 048-933-1590

08.05.15H (03)