

ハンドポンプ 500

取扱説明書

この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。ご不明な点は当社にご連絡ください。

使用の前に（必ずお読みになり、取り扱いには十分注意してください）

- △ 本製品は防爆仕様ではありません。可燃性、引火性物質の近くでの使用はお止めください。
- △ 本製品はプラスチック製です。取り扱いの際は慎重にまた、いつもきれいな状態でご使用ください。
- △ 『改造修理禁止』 分解や改造等をした場合は当社の保証外となりますので絶対にしないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因となることがあります。
- △ 故障の場合はすみやかに修理をご依頼ください。故障のままや自家修理での使用は思わぬ事故を起こす原因となることがありますので、絶対に止めてください。
- △ 汚れを落とす場合は、柔らかい布（汚れがひどい時は中性洗剤をしみ込ませて）でふき取ってください。


■ 概要

ハンドポンプ 500 は、ポンプ容量 500mL の手動式空気吸引ポンプです。間接捕集で捕集袋に試料を採取する場合や気密容器の減圧用等に使用できます。手動式ですので、電源は不要です。



ハンドポンプ 500

■ 構 成

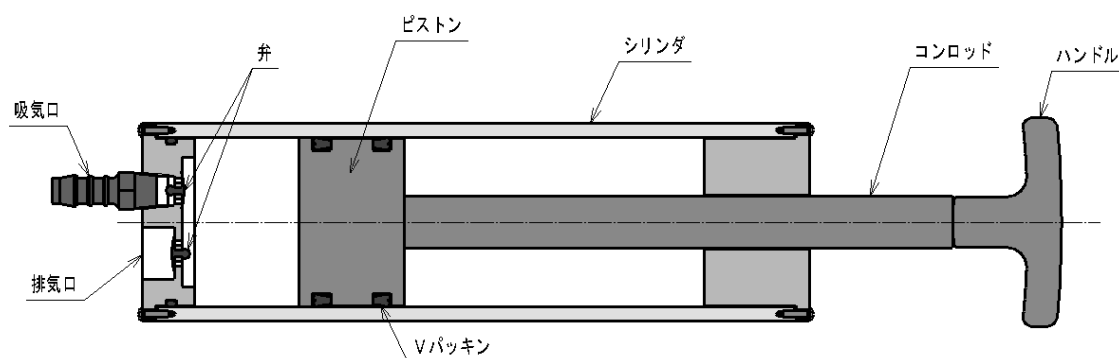

- 吸気口にチューブを接続してご使用ください。チューブは内径 7mm のものを取り付けることができます。

■ 使用方法

- (1) ハンドポンプ 500 の吸気口に内径 7mm のチューブをつなぎ、気密容器等のホース口と接続します。
- (2) シリンダを握ってハンドルを押し、ピストンを完全に押し込みます。
- (3) ハンドルをほぼ一定の速さで引きます。ポンプの容量は 500mL ですので、1 ストロークで 500mL の試料が採取されます。
- (4) 500mL 以上の試料を採取する場合は、(2) と (3) を繰り返してください。

■ 仕 様

品目コード	080870-20
品名	ハンドポンプ 500
容量	500mL
ポンプ方式	ピストン式
接続チューブ	チューブ内径 7mm
材質	吸気口：PA、弁：シリコンゴム、ピストン：POM Vパッキン：特殊配合ニトリルゴム、シリンダ：PC コンロッド：アルミ、ハンドル：PA（ガラス繊維強化）
使用温度範囲	0～40℃
寸法・質量	φ76×350 mm（突起部含まず） ・ 約 1 kg

 **柴田科学株式会社**

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）

 0120-228-766 FAX 048-933-1590

フリーダイヤル

<http://www.sibata.co.jp>

注）改良のため形状、寸法、仕様等を機能、用途に差し支えない範囲で変更する場合があります。