

品名・型式：低温インキュベーター

この点検方法は「フロン排出抑制法」にともなう業務用冷凍空調機器の簡易点検のガイドとして作成したものです。日常的に実施するフロン類の漏洩防止として、フロン排出抑制法では管理者(多くの場合は使用されるお客様)に対して、使用する全ての業務用冷凍空調機器について「簡易点検」を3か月に1回以上行うよう定めています。※圧縮機電動機定格出力が7.5kW以上の場合は簡易点検に加えて専門業者などによる「定期点検」が定められています。弊社低温インキュベーターシリーズは全て7.5kW未満ですので、「定期点検」の必要はありません。

低温インキュベーターシリーズ



注意

- お客様に実施していただく「簡易点検」は、原則「目視」による点検であり、「安全で容易に目視できる場合」に限定しています。安全や機器の維持が確保できない場合は、弊社へ点検・修理をご依頼ください。
- お客様による装置の分解・修理・改造は絶対に行わないでください。
- 本内容と合わせて製品付属の取扱説明書「お手入れと点検」等をご確認ください。

機器名：低温インキュベーター

型式：

製造番号：

点検項目		結果
外観	本体の外観に腐食や錆が生じていないか	
温度	扉開閉の無い状態で設定温度まで冷えるか(設定温度 ℃)	
油にじみ	庫内・庫外に油がにじみ出していないか	
着霜	クーラー(冷気が出る部分)に霜が発生していないか	
異音・振動	製品の電源をONにした状態で、極度な音・振動がないか	

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

<https://www.sibata.co.jp/>

機器の点検・修理に関するお問合せ：

修理サービスセンター TEL:048-931-0368

製品の技術的なお問合せ：

カスタマーサポートセンター TEL:0120-228-766