

# 粘度計取付金具 VB-3/VB-3T 用

## 取扱説明書




本製品は、粘度計用恒温水槽 VB-3/VB-3T 用の粘度計取付金具です。

使用する粘度計に合わせて、上面や下面の下図位置に固定金具を取りつけ直して使用してください。

- 粘度計取付金具は、工場出荷時はウベローデ用に調整されています。キャノン・フェンスケ、オストワルド相対粘度計用、オストワルドポリ酢酸ビニル用、オストワルドポリビニルアルコール用の粘度計を使用する場合は、下図のように固定金具の位置を変えてください。

ねじを回すときは、プラスドライバー No. 2 を使用してください。

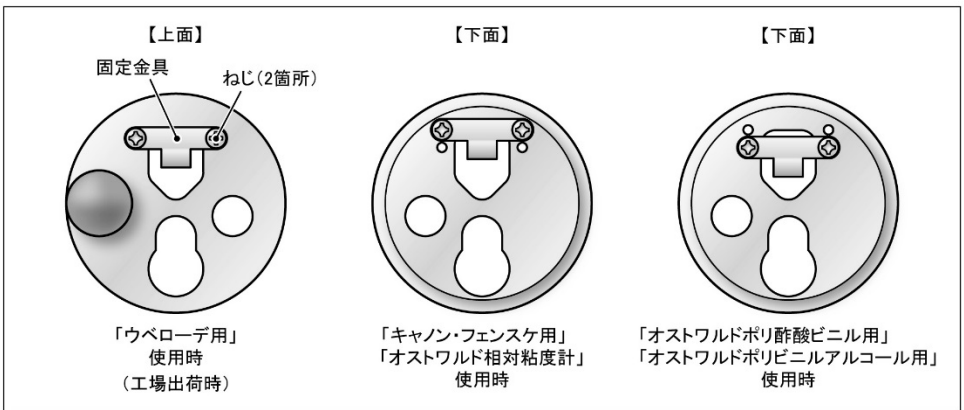

 **柴田科学株式会社**

営業所 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）  
☎0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>