

## ひ素試験器 装置 B


第 17 改正日本薬局方参考  
第 9 版食品添加物公定書参考

### 取扱説明書

#### ■概要

本装置は第 17 改正日本薬局方と第 9 版食品添加物公定書を参考にした、呈色反応によるひ素の限度試験装置です。

#### ■構成

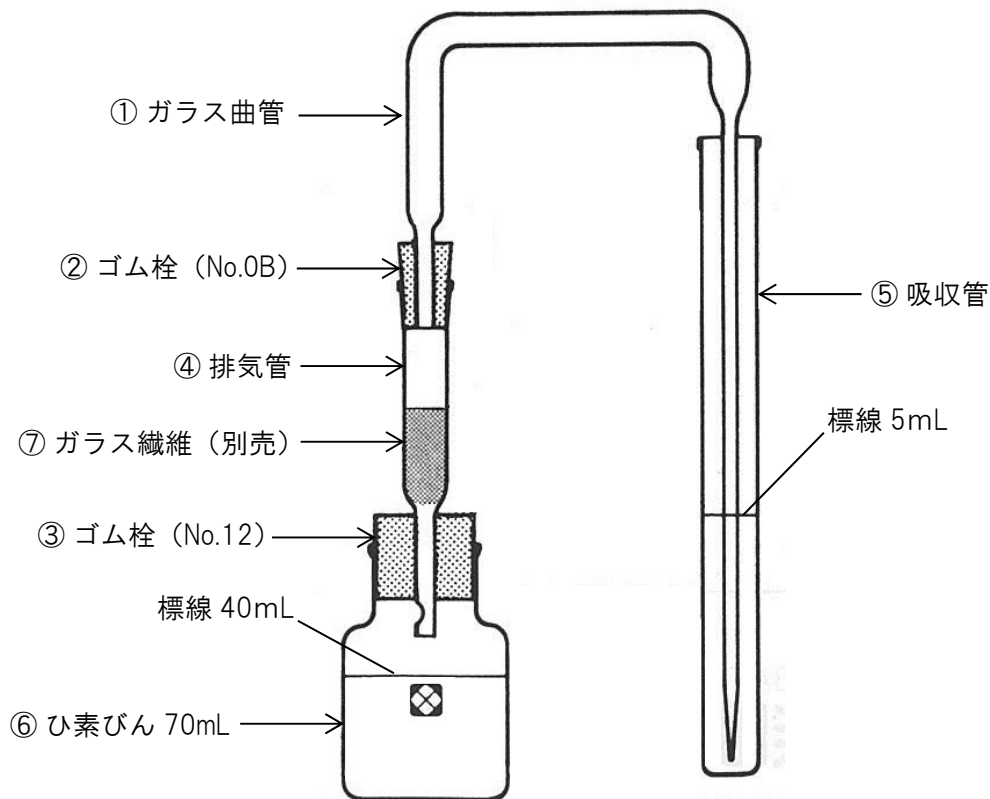

#### ■組立て及び準備

- (1) 開梱し、破損・欠品が無いことを確認してください。
- (2) 排気管④に約 30mm の高さになるようにガラス繊維⑦ (0.2g : 別売り) を詰めます。
- (3) 排気管④上部より酢酸鉛 (Ⅱ) 試液及び水の等容量混液で均等に潤し、排気管④下部より静かに吸引して、ガラス繊維⑦及び排気管④壁面から適量の液を除いてください。
- (4) 装置を■構成 (図) のように組み立ててください。
- (5) ガラス曲管①の下端はゴム栓 (No.0B)②の下端と同一平面となるように高さを合わせてください。
- (6) 以上で組立て及び準備完了です。

## ■試験方法

日本薬局方や食品添加物公定書のヒ素試験法に準じて行ってください。

## ■仕様

品目コード	063130-03
品名	ひ素試験器 装置 B
ガラス曲管径	内径 5.6 mm 先端内径 1 mm
装置寸法	約 113 (W) × 50 (D) × 215 (H) mm

## ■スペアパーツ

品目コード	品名
063130-033	ひ素試験器用 ガラス曲管
063130-0401A	ひ素用ゴム栓 No.0B 6mm 穴付 5 コ入
063130-0402A	ひ素用ゴム栓 No.12 6mm 穴付 5 コ入
063130-032	ひ素試験器用 排気管
063130-034	ひ素試験器用 吸気管
063130-031	ひ素試験器用 ひ素びん

18.04.09H (04)



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

**柴田科学株式会社**

本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750  
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)  
☎ 0120-228-766 FAX : 048-933-1590

