

品名・型式： 低温循環水槽 クールマンシリーズ

この点検方法は「フロン排出抑制法」にともなう業務用冷凍空調機器の簡易点検のガイドとして作成したものです。フロン排出抑制法では管理者（多くの場合は使用されるお客様）に対して、使用する全ての業務用冷凍空調機器について日常的に行なう「簡易点検」を3か月に1回以上行なうよう定めています。

※圧縮機電動機定格出力が7.5kW以上の場合は簡易点検に加えて専門業者などによる「定期点検」が定められています。弊社クールマンシリーズは全て7.5kW未満ですので、「定期点検」の必要はありません。

クールマンパルシリーズ



クールマンシリーズ



クールマンラップシリーズ



注意

- お客様に実施していただく「簡易点検」は、原則「目視」による点検であり、「安全で容易に目視できる場合」に限定しています。安全や機器の維持が確保できない場合は、弊社へ点検・修理をご依頼ください。
- お客様による装置の分解・修理・改造は絶対に行なわないでください。
- 本内容と合わせて製品付属の取扱説明書「点検とお手入れ」等をご確認ください。

点検項目		結果
停止時	冷却水の漏れ	本体周辺および底板の底面を目視にて確認
	フロンガスの漏れ	本体周辺および底板に油がにじみ出していないか目視にて確認
		水槽内の冷却水に油が浮いていないか、気泡が上がってきていないか目視にて確認
動作時	冷凍機、ファンモーターからの異音はないか	
	設定温度まで冷えるか	
	冷却水は循環しているか	

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

<http://www.sibata.co.jp/>

機器の点検・修理に関するお問合せ:

修理サービスセンター TEL:048-931-0368

製品の技術的なお問合せ:

カスタマーサポートセンター TEL:0120-228-766