

品名・型式: ウォーターバス WB シリーズ

BUCHI 社製ウォーターバスB-491/B-495/ロータリーエバポレーターR-Ⅱ用バス

日常のメンテナンスについて:

このメンテナンス簡易マニュアルは日常の稼働前後の点検のガイドとして作成されています。

装置の精度維持、耐用年数の向上のためにぜひともご活用ください。

対象製品(例)



バス槽内を洗浄せずに継続してご使用頂くと、スケール(水垢)が付着し、ヒーターからの熱伝導がバス槽内の一部に集中することで組み込まれている電子部品(ヒーター/温度センサー/リミットスイッチ等)の故障に繋がる恐れがあります。

対処方法

一般的な市販のクエン酸(用途:ポット/食器等)をご使用してバス槽内洗浄を行います。

(濃度・量については市販のクエン酸を参考にして下さい。)

1. 適量のクエン酸を入れ、バスの温度を 40℃に設定し、1 時間程度加熱します。
2. 洗浄前のスケール(水垢)の不純物の状況にもよりますが、電源を切って、24 時間程度浸します。
3. 水ですすいで洗浄します。

■ 定期的なバス槽内洗浄を実施することでより永くご使用頂けます。

洗浄前



洗浄後

