



洗える！ダイヤフラム真空ポンプ  
“令和初”お助けプライスカンペーン

ご好評につき、期間延長が決定！

2019年12月未まで  
2020年3月末まで

ビューヒの頑強で簡単に洗える真空ポンプ  
キャンペーン特価 **¥149,000~**



V-100

品番 11V100000

排気量:1.5 m<sup>3</sup>/h

到達真空度:**10**mbar(hPa)

キャンペーン価格  
**¥149,000**

標準価格¥200,000



V-300

品番 11V300000

排気量:1.8 m<sup>3</sup>/h

到達真空度:**5**mbar(hPa)

キャンペーン価格  
**¥240,000**

標準価格¥370,000



V-600

DMF、DMSOなどの  
高沸点溶媒の蒸留に

品番 11V600000

排気量:3.1 m<sup>3</sup>/h

到達真空度:**1.5**mbar(hPa)

キャンペーン価格  
**¥430,000**

標準価格¥660,000

おすすめ用途

①アスピレーター代わりに



②吸引濾過に



③デシケーターや真空乾燥機の真空源に



④油回転ポンプの代わりに



Q. ポンプを使って「真空度が下がらなくなった」という経験はありませんか？

A. 多くはポンプ内部の汚れが原因です。



ビューヒの  
洗えるポンプなら

- わずか5分の洗浄で真空度が回復します。
- 必要なものは洗浄溶媒のみ。

【ポンプ洗浄方法】



真空を引かなくなったら窓から内部の汚れを確認



洗浄



タオルなどをポンプ出口に当てて汚れの確認




タオルに汚れが付かなくなったら洗浄完了真空度回復!!

# 電磁弁を使用しない、絶妙な真空コントロール! インターフェイスセット(V-300/V-600シリーズのみ)

## インターフェイスによるスピードコントロールの利点


ロータリーエバポレーター  
や真空下での反応において、  
サンプルに優しい真空制御  
を提供します。

電磁バルブによる制御

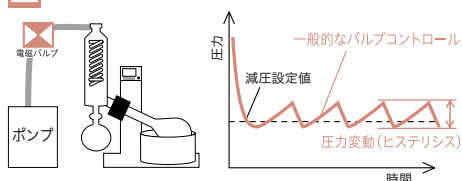

真空一定制御!!

インターフェイスによるスピードコントロール

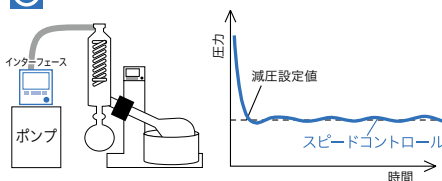

## インターフェイスセット

インターフェイスコントローラーを搭載し、高精度の真空中制御で突沸を抑え、一定で安定した真空度を維持します。



V-302

品番 11V300200

キャンペーン価格  
¥400,000

標準価格 ¥620,000



V-602

品番 11V600200

キャンペーン価格  
¥600,000

標準価格 ¥890,000

## インターフェイス溶媒回収セット

ポンプの出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、逃げる溶媒を凝集させ回収します。

インターフェイスコントローラーを搭載し、高精度の真空中制御で突沸を抑え、一定で安定した真空度を維持します。



V-303

品番 11V300210

キャンペーン価格  
¥480,000

標準価格 ¥740,000



V-603

品番 11V600210

キャンペーン価格  
¥680,000

標準価格 ¥1,020,000

高機能インターフェイスI-300Pro付きポンプシステムもキャンペーン中!!

働き方改革への第一歩!



V-302Pro




V-603Pro

セット名	品番	キャンペーン価格
V-302Pro	11V300300	¥500,000
V-303Pro	11V300310	¥580,000
V-602Pro	11V600300	¥700,000
V-603Pro	11V600310	¥780,000

圧カプログラムにより回収率改善! V-302Pro

I-300Proでは圧カプログラムの設定が可能

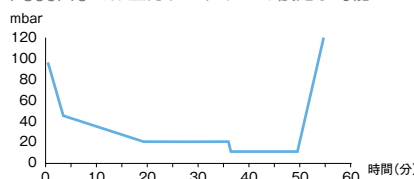

Quality in your hands



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207

大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750

名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年12月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。  
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

