



抽出ソリューション
迅速な抽出、高い柔軟性



BUCHI FatExtractor
E-500

SOX
Time to end: SOX_1
Finished

☒	☒	☒	☒	☒
0	0	0	0	0

Extraction: 0:01 min 30:00 min 20 °C 11 s

Rinse: 0:02 min 5:00 min 11 s

Drying: 0:00 min 15:00 min 11 s

DOWN STOP INFO CODE START/STOP

BUCHI

迅速な抽出、高い柔軟性 お客様の要望に合う抽出方法を

ビュッヒでは、脂肪抽出だけではなく、様々なサンプルの残留物や汚染物質の分析における自動抽出ソリューションを提供しています。ビュッヒのソリューションにより、マニュアル作業の省力化とワークフローの効率化が可能になります。



強力で迅速な抽出

高度な技術仕様と抽出工程

自動化された抽出装置によって、労働時間とコストを節約する無人運転を実現します。ガラス部品、高速ヒーター、そして最新型のプロセス制御を組み合わせた設計になっており、公定法へも準拠しています。迅速で再現性の高い抽出を可能にします。抽出条件の設定方法、溶媒データベース、直感的なナビゲーションといった手順を完全に可視化することで、日々の業務をサポートします。



最大限の安全性

最高水準の安全規格に適合

最小限の溶媒曝露と高い溶媒回収率（90%以上）を徹底的に維持することで、安全で環境に配慮した抽出を実現します。ヒーター、冷却水、溶媒レベルの恒久的なモニタリングによって、ユーザー保護と円滑なプロセスを可能にします。特許出願中の抽出物保護センサーは、熱に弱い抽出物の劣化を防ぎます。



アプリケーションの柔軟性

限定されない抽出方法

ガラス部品をSOX、HE、ECEに交換する事によって、FatExtractor E-500（ソックスレー抽出装置）を様々なニーズに適應させることが出来、ソックスレー、Randall、またはTwisselmannに準拠した抽出を実行します。Universal-Extractor E-800（マルチソックスレー抽出装置）のオールインワンでユニバーサルな抽出容器は、最大5つの異なる抽出方法に対応しており、抽出位置によって自由に選択できます。最大限の柔軟性と最大6つまでのサンプルの同時処理によって、これまでにないサンプル処理量を達成できます。

日々の分析を円滑に 抽出ソリューション

脂肪の測定、様々なサンプルの残留物や汚染物質の分析での抽出、研究開発や品質管理での溶媒抽出などに対応する抽出ソリューション

食品および飼料の全脂肪測定



食品および飼料の粗脂肪測定



アプリケーション

- ・ 成分表示および品質管理
- ・ 近赤外分析のための参照方法
- ・ 全脂肪の含有量を求めるために、抽出前に必要な酸加水分解
- ・ 品質管理
- ・ 公定法では加水分解は不要
- ・ サンプルの特性のため加水分解は不要

ニーズ


- ・ 正確で再現性のある結果
- ・ ユーザーの介入が最小限で高いサンプル処理量
- ・ 公定法に準拠
- ・ 消耗品と溶媒量の最適化により低コスト
- ・ 6つのポジションの同時処理によって、これまでにないサンプル処理量を実現
- ・ 直感的なナビゲーションで使いやすい装置

ソリューション

FatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置)

**HydroIEx H-506
(酸分解装置)**

汚染物質、残留物の分析機関

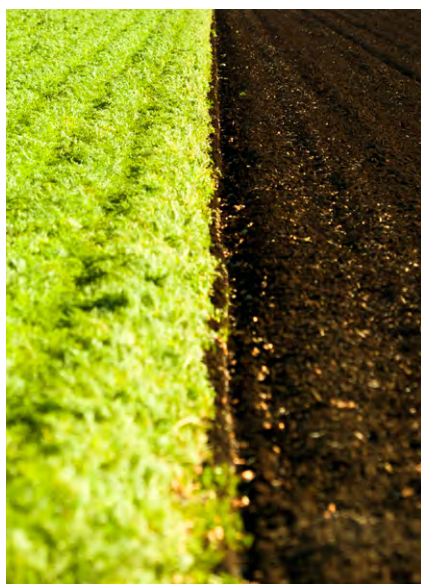

- ・ 環境または食品サンプル内の汚染物質や残留物の分析の前処理として抽出

化学製品および製薬の研究開発



- ・ 材料設計
- ・ 薬用植物内の活性物質の調査
- ・ ポリマーの特性評価

化学製品の品質管理



- ・ 原料および科学物質の品質管理

-
- ・ 抽出物の高い回収率と低い標準偏差
 - ・ 低濃度物質の測定
 - ・ 熱や酸素による抽出物の劣化を防止

- ・ 溶媒および抽出方法の選択に対する高い柔軟性
- ・ 変化する抽出条件に対応
- ・ 抽出方法の検討のために異なる抽出方法を同時実行

- ・ サンプル処理量を最大限にするオーダーメイドの性能
- ・ 直感的なナビゲーションによる簡単な操作
- ・ 公定法に準拠

UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置)



BÜCHI

迅速抽出で公定法に準拠 公定法に準拠した、自動抽出装置



真のソックスレー

- ・ ソックスレー抽出は、溶媒消費量が多く時間がかかるが多くの分野で公定法として指定されている抽出法
- ・ 公定法から逸脱する他の抽出方法とは違い、分析のリスクや時間のかかる検証はない
- ・ 近赤外分析のための参照方法として使用



ソックスレーの抽出を迅速化

- ・ 光センサー、強力な加熱、最適化されたガラス部品などの高性能な仕様によって、サイクルにかかる時間を短縮
- ・ 自動化されたソックスレー抽出によって、従来のガラス製品と比べて比類のない速度を達成
- ・ 結果が出るまでの時間を短縮し、1日あたりのサンプル処理量はこれまでにない分量を達成

ガラス部品は交換可能 (SOX、HE、ECE)

- ・ ソックスレー、Randall (HE) Twisselmann (ECE)
準拠のガラス部品を容易に交換可能
- ・ 1つの抽出方法に限らず、様々なニーズに対応可能
- ・ HEは、ソックスレー抽出に比べ大幅な時間短縮と少ない溶媒使用量を実現



HE

ECE

SOX

交換可能なガラス部品

ガラス部品を交換するだけで、FatExtractor E-500（ソックスレー抽出装置）がソックスレー、高温抽出（HE）、またはTwisselmann（ECE）といった方法に対応します。

溶媒の再利用

蒸発したきれいな溶媒は、扱いやすく取り外し可能なボトルに捕集されます。環境に配慮した抽出プロセスを実行し、コストを節約します。



個別のレベルセンサー

液面レベルセンサーをサンプルの容量に合わせて調節することで、最適なソックスレーサイクルを実現します。抽出効率と1日あたりのサンプル処理量が大幅に向上します。

サンプル量に適應

大容量サンプルに対応するLSVソックスレー抽出容器ならば、さらに多くのサンプル容量に対応可能です。主なガラス部品は、低脂肪サンプルの抽出のために、必要に応じて最大で60%拡張されています。

FatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置)

テクニカルデータ

仕様

寸法 (幅×高さ×奥行き)	638 × 595 × 742 mm
重量	42 kg
消費電力	1300 W
電圧	100~240 V (+/- 10 % VAC)
周波数	50 / 60 Hz
溶媒回収率	90%以上
水消費量	最大1.7L/分

アプリケーション固有の設定



	FatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置) SOX / LSV	FatExtractor E-500 (スピード抽出装置) HE	FatExtractor E-500 (蒸気加熱式抽出装置) ECE
方法および別称	ソックスレー抽出	高温抽出 = Randall = Submersion	経済的な 連続抽出 = Twisselmann
方法の特性	分析に関する 安全性が高く、 低サンプル温度で 非常に穏やかな プロセス	他社の抽出方法と同等	利便性が重要
再現性 (RSD)	+++	+	++
公定法準拠	+++	++	+
コスト削減	+	+++	++
大容量サンプル用の ガラス部品LSV*	オプション	-	-
抽出物保護センサーが ピーカーと溶媒の存在、 溶媒レベルを検出	オプション	オプション	オプション
タッチスクリーン付き 7インチPro カラーディスプレイ	オプション	オプション	オプション

*大容量サンプル



迅速抽出で公定法に準拠 酸加水分解 – 安全で円滑なプロセス



全脂肪測定に向けた公定法準拠の酸加水分解

- ・ 抽出前の酸加水分解は、食品と飼料のサンプルの脂質画分を含有するマトリックス構造を壊すために、全脂肪測定で不可欠な作業ステップ
- ・ 全脂肪含量の表示のために、公的分析法に順守
- ・ 標準化された網羅的な手順が再現性のある結果を保証
- ・ 脂肪含有量や均質性に関係なく、正確な結果を得るために最大10gの大容量サンプルに対応



安全な処理

- ・ 効果的で長持ちするFKMシーリングが酸性ガスの曝露を防止
- ・ サンプルに触れることなく加水分解物を簡単に移送



使いやすい

- ・ リフト装置がサンプルラックのスムーズな移動を補助
- ・ 専用のリンスキャップによる効率的なリンス
- ・ 完全なサンプルの移送と高い回収率を可能にする、高速で使いやすい過程
- ・ 加水分解されたサンプルの入った再利用可能なガラスフリッツは、ソックスレー抽出容器へ簡単にセット

統合されたワークフロー

加水分解と脂肪抽出で同じアクセサリー。ガラスフリッツはFatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置) で使用可能です。

リンス用ろうと

革新的なリンス用ろうとによって、サンプル容器のリンスをサポートし、簡単な処理と再現性のある結果を得るために、この容器からガラスフリッツへの定量移送を保証します。



スムーズなろ過

強力な真空源、最適化されたガラス部品、および単独の位置ごとに吸引状態を中断できる個別の止水栓によって、スムーズなろ過と6つのサンプルの同時リンスが可能です。

大容量サンプルに対応

加水分解容器は、最大10gの液体および固体の大容量サンプルに対応可能です。大容量のサンプルは、低脂肪または非常に不均質なサンプルに対して再現性のある結果を保証します。

専用の加水分解容器

独自の加水分解容器によって、大容量サンプルでも発泡を軽減します。

HydroEx H-506 (酸分解装置)

テクニカルデータ

仕様

寸法 (幅×高さ×奥行き)	310 × 620 × 474 mm
重量	12 kg
消費電力	1200 W
電圧	220～240Vまたは100～120V (+/-10% VAC)
周波数	50 / 60 Hz

「酸分解」作業手順

前処理



加水分解



ろ過とリンス



乾燥と定量移送





マルチタスクでパワフルな抽出装置 アプリケーション範囲が広くて高性能



マルチタスク対応

- ・ 6つの異なる抽出位置で、個別のプロセス制御および異なる抽出方法の同時操作が可能
- ・ 複数の抽出操作の同時実行が可能
- ・ より迅速なメソッドの開発とサンプル処理量の向上の達成



抽出物保護センサー

- ・ 特許出願中の抽出物保護機能は、溶媒容器内の溶媒が少量でも検知可能で、抽出物の高い回収率を実現
- ・ あらゆるプロセスステップで熱に弱い抽出物の劣化と分解を阻止
- ・ 安全で再現性のある抽出濃度を維持



完全に不活性な状況で抽出物に対して最大限の安全性を確保

- ・ UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置) 内でサンプルと溶媒に接触しているコンポーネントはすべて不活性な物質で製造
- ・ サンプルの汚染、および浸出物質によるメモリー効果を排除
- ・ すべてのプロセスステップ (抽出、リンス、乾燥) で選択できる不活性ガス供給によって、抽出物の酸化を防止
- ・ 不活性ガスは、抽出物保護センサーが作動すると自動的にスイッチが起動

柔軟なアプリケーション

- ・ 1つのユニバーサルガラス部品で、異なる5つの抽出方法を利用可能。高い回収率と結果のばらつきの抑制を実現するために、最適な抽出方法を選択可能
- ・ 低濃度のサンプル向けに、抽出に使用するサンプルの量を60%増加させることが出来る大容量サンプル用 (LSV) ガラス部品
- ・ 水やトルエンといった高沸点の溶媒に対しても、迅速で均一の加熱

最適なサンプル量

大型の抽出容器とビーカーを備えたLSVガラス部品は、分析の検出限界に到達するために必要となります。主なガラス部品は、60%拡大されています。

高性能なコンデンサー

大型コンデンサーによって、溶媒の蒸気を効率的に捕集し、揮発性溶媒に対しても最高の溶媒回収率 (90%以上) を達成します。あらゆる溶媒の蒸気の放出を防ぎ、ドラフト外の操作でも溶媒臭が気になりません。



完全な可視化

抽出プロセス全体を目視可能です。ガラス部品は扱いやすく、クリーニングおよびオープン内の除染 (450°C以上でベークアウト) のために分解できます。

抽出物保護センサー

ビーカー内の溶媒レベルを監視して、溶媒がなくなるのを防ぎます。熱に弱い抽出物に対してより安全なプロセスであり、かつ最適な保護です。

UniversalExtractor E-800

(マルチソックスレー抽出装置)

テクニカルデータ

仕様

寸法 (幅×高さ×奥行き)	638 × 595 × 810 mm
重量	45 kg
消費電力	1780 W
電圧	220~240V (+/-10%)
周波数	50 / 60 Hz
溶媒回収率	90%以上
水消費量	最大1.7L/分

アプリケーション固有の設定

			
	UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置) ECE	UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置) Standard / LSV	UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置) フルモデル / LSV
ソックスレー	—	●	●
熱間抽出	—	—	●
高温抽出	—	—	●
連続抽出	—	●	●
Twisselmann	●	—	●
ユニバーサルガラス部品 (レベルセンサーとバルブ付き)	—	●	●
ECEガラス部品	●	—	—
抽出物保護センサー	●	●	●
タッチスクリーン付き 7インチProカラーディスプレイ	●	●	●
上部ヒーター	—	—	●
ユニバーサル抽出容器、LSV	—	オプション	オプション
不活性ガス供給	—	—	オプション

製品の概要

ニーズに最適なソリューション

酸分解（加水分解）

脂肪抽出



HydroIEx H-506
(酸分解装置)

FatExtractor E-500
(ソックスレー抽出装置)
SOX / LSV

抽出物

脂肪および脂質	●	●
食品汚染物質および残留物	—	—
POR、TPH、PPCP、VOC、危険物	—	—
ポリマー組成または汚染物質	—	—
薬用植物の活性化化合物	—	—

特性

方法	酸加水分解	標準的なソックスレー
通常処理時間[分]	~ 35	~ 90
最大処理量[mL]	100	175
サンプルホルダー容量[mL]	65 (ガラスフリッツ)	65 / 120 (ガラスフリッツ)
円筒ろ紙サイズ：内径×長さ[ID×L、mm]		25 × 100、 33 × 94/33 × 94、 43 × 118
サンプルごとの通常の溶媒使用量[mL]	100	100
溶媒	塩酸溶液	クロロホルム、 ヘキサン、石油/ ジエチルエーテル
温度範囲[°C]、沸点	< 110	< 70
サンプルと接触する材質	ホウ珪酸ガラス 3.3、 FKM	ホウ珪酸ガラス 3.3、 FKM、FFKM

脂肪抽出

汎用抽出



FatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置) HE	FatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置) ECE	UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置) ECE	UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置) Standard / LSV	UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置) フルモデル / LSV
●	●	●	●	●
—	—	—	●	●
—	—	—	●	●
—	—	●	●	●
—	—	—	—	●
高温抽出 =Randall =Submersion	経済的な連続抽出 =Twisselmann	経済的な連続抽出 =Twisselmann	ソックスレー、 連続抽出	ソックスレー、 熱間抽出、 高温抽出、 連続抽出、 Twisselmann
~ 40	~ 60	> 120	> 120	> 120
100	175	150 / 250	175 / 320	175 / 320
65 (ガラスフリッツ)	65 (ガラスフリッツ)	120 / 200	130 / 220	130 / 220
25 × 100、 33 × 94	25 × 100、 33 × 94	25 × 100、 33 × 94	25 × 150、 33 × 150/33 × 150、 43 × 150	25 × 150、 33 × 150/33 × 150、 43 × 150
50	60	60	120 / 200	120 / 200
クロロホルム、 ヘキサン、石油/ ジエチルエーテル	クロロホルム、 ヘキサン、石油/ ジエチルエーテル	水、有機溶媒	水、有機溶媒	水、有機溶媒
< 70	< 70	< 150	< 150	< 150
ホウ珪酸ガラス 3.3、 FKM	ホウ珪酸ガラス 3.3、 FKM	ホウ珪酸ガラス 3.3、 PTFE	ホウ珪酸ガラス 3.3、 PTFE、FFKM	ホウ珪酸ガラス 3.3、 PTFE、FFKM

公定法に準拠のソリューション 基準と公定法を満たす

FatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置) による脂肪測定

アプリケーション	SOX	HE	ECE
飼料	ISO 6492 98/64/EC	ISO 6492/11085 98/64/EC AOAC 2003.06	ISO 6492 98/64/EC
チョコレート	AOAC 963.15 AOAC 920.75 ISO 23275-1		LFGB §64
乳製品	ISO 3890-1		LFGB §64
パン、穀物、ナッツ	AOAC 945.16 AOAC 948.22	ISO 11085 AOAC 2003.05	LFGB §64
肉	ISO 1443:1973	AOAC 991.36 ISO 1444	LFGB §64

FatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置) および
HydrolEx H-506 (酸分解装置) による全脂肪抽出

	SOX	説明
動物飼料	ISO 6492/11085-B 98/64/EC	乳などの動物由来の製品や植物由来の製品を含む飼料では、加水分解後でなければ脂肪を抽出できません。加水分解なしでは油脂や脂肪が完全に抽出できない、あらゆる原料に使用されます。
乳製品 (Weibull-Berntrop)	ISO 8262-1	
穀物および 穀物ベースの製品	ISO 11085- B	加水分解後でなければ油脂と脂肪を完全に抽出できない原料向け
肉	ISO 1443	

UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置)

アプリケーション	SOX	HE	ECE
飼料内のダイオキシン、PCB	EN 16215		
空気中のPAH	ISO 12884		
土壌や廃棄物中のPCB	DIN EN 15308/16167		
土壌中の半揮発性物質	EPA 3540C	EPA 3541	
汚泥および堆積物内のPBDE	ISO 22032		
ゴムやポリマー内の抽出物	DIN EN ISO 6427 ISO 1407		DIN EN ISO 6427 ISO 1407

モニタリング機能の向上


モニタリングとレポートが簡単に

Extraction Reports Appが、プッシュ通知、抽出のリアルタイムな進捗状況、レポートを提供します。



リモートモニタリング

プッシュ通知とリアルタイムの情報がお客様のモバイル端末に送られるため、オペレーターが装置の前で過ごす時間が最小限で済みます。すぐに確認することが出来るため、装置の停止時間を最小限に抑え、生産性を向上させます。

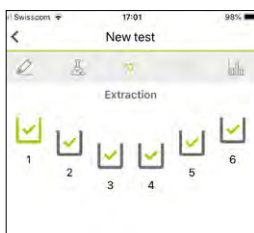

トレーサビリティ

このアプリは、完全な文書化のために、抽出パラメーターとプロセスステップを記録します。さらには、サンプル重量と測定結果に基づいて計算を実施します。

コンフィギュレーター

お客様のニーズに応じて、ビュッヒコンフィギュレーターにお客様の抽出システムを入力します。様々なオプションから選択するだけで、お客様の望む仕様の注文番号が分かります。

コンフィギュレーターの詳細については、こちらをご覧ください

www.buchi.com/configurator

アクセサリー



コンバージョンキット

ガラス部品（SOX、HE、ECE）を交換するだけで抽出方法を変更できます。



ホルダーおよびスタンド

計量時に役立つホルダーとスタンドによって、溶媒容器等の秤量が容易になります。



循環式冷却装置 F-305/F-308/F-314

効率的で経済的、かつ環境にやさしい冷却です。水消費量がゼロなので、連続した運用が可能です。



真空ポンプセット

酸加水分解（ろ過ステップ）のために、効率的で一定の吸引状態を確保します。水消費量がゼロなので、継続的な運用のためにも水流アスピレーターの代わりに使いましょう。

消耗品



石英砂

最良の結果を得るために、高品質の石英砂を使用します。加水分解および抽出で使用するために処理され、適切な粒子径で提供されます。



セライト®

主に脂肪の結果に影響する加水分解中に、珪藻土が脂肪と結合します。ビュッヒは、セライト545を評価しており、高い脂肪回収率を得るためにこのタイプを使用することを推奨します。



円筒ろ紙

ビュッヒの円筒ろ紙は、サンプル抽出のために最高品質かつ最適化された寸法で提供されています。サンプルの品質とガラス部品に応じて、適切な円筒ろ紙のサイズを選択できます。

サンプルごとの消耗品コスト

消耗品コスト [CHF] (円) ⁵	総脂肪測定 ¹	脂肪抽出 ²	抽出 ³
石英砂 (40g) 、セライト® (4g)	2.10 (240円)	–	–
円筒ろ紙 ⁴	–	5.30 (605円)	5.30 (605円)
溶媒 (石油エーテル) (100mL)	1.85 (212円)	1.85 (212円)	–
溶媒 (n-ヘキサン) (120mL)	–	–	5.30 (605円)
総コスト [CHF] (円) ⁵	3.95 (118円)	7.15 (816円)	10.60 (1,210円)

¹ FatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置) SOXおよびHydrolEx H-506 (酸分解装置)。 ² FatExtractor E-500 (ソックスレー抽出装置) SOX。

³ UniversalExtractor E-800 (マルチソックスレー抽出装置)。 ⁴ 代わりにガラスフリッツを使用すると、溶媒だけの金額。

⁵ 2018年12月14日時点での為替による。(1フラン=114.16円)



Service & Training

BUCHI Service packages

BUCHI START – The highest efficiency from the very beginning

From a professional installation to a carefree agreement that will leave you with full cost predictability and the highest possible system efficiency.

«Install»

- Product installation and testing
- Hands-on training from a certified technician
- Evaluation of the immediate surroundings of your new product
- Best integration of your new product into the existing infrastructure

«IQQQ»

- Product or system installation
- Installation and Operational Qualification

BUCHI EXACT – Certified accuracy for highest level of confidence

It is the professional and comprehensive qualifications of your BUCHI product. We perform qualification services on a level that can only be achieved by the Manufacturer.

«OQ»

- Our one-time OQ service will provide you with the necessary documents and certificates.
- The service team remind you about the possibility for a follow-up OQ before the certificates expire.

«OQ Circle»*

- Buying an OQ package will grant you an additional discount on the documents and offer you priority service with automated visit scheduling

BUCHI CARE – Unbeatable Reliability


The contracts are tailored to individual systems where the number of visits correspond to operational hours

BUCHI ACADEMY – Increase your know-how, get the edge over your competition

Expert Know-How solutions are provided by the application experts in our competence centers in Flawil, Beijing and Mumbai and the locally available experts at our marketing organisations.

Our scientific support offers pre-sales feasibility studies, tailored solution offers, after sales onsite support, regular basic to advanced courses, on demand customized training.

あわせてご使用ください

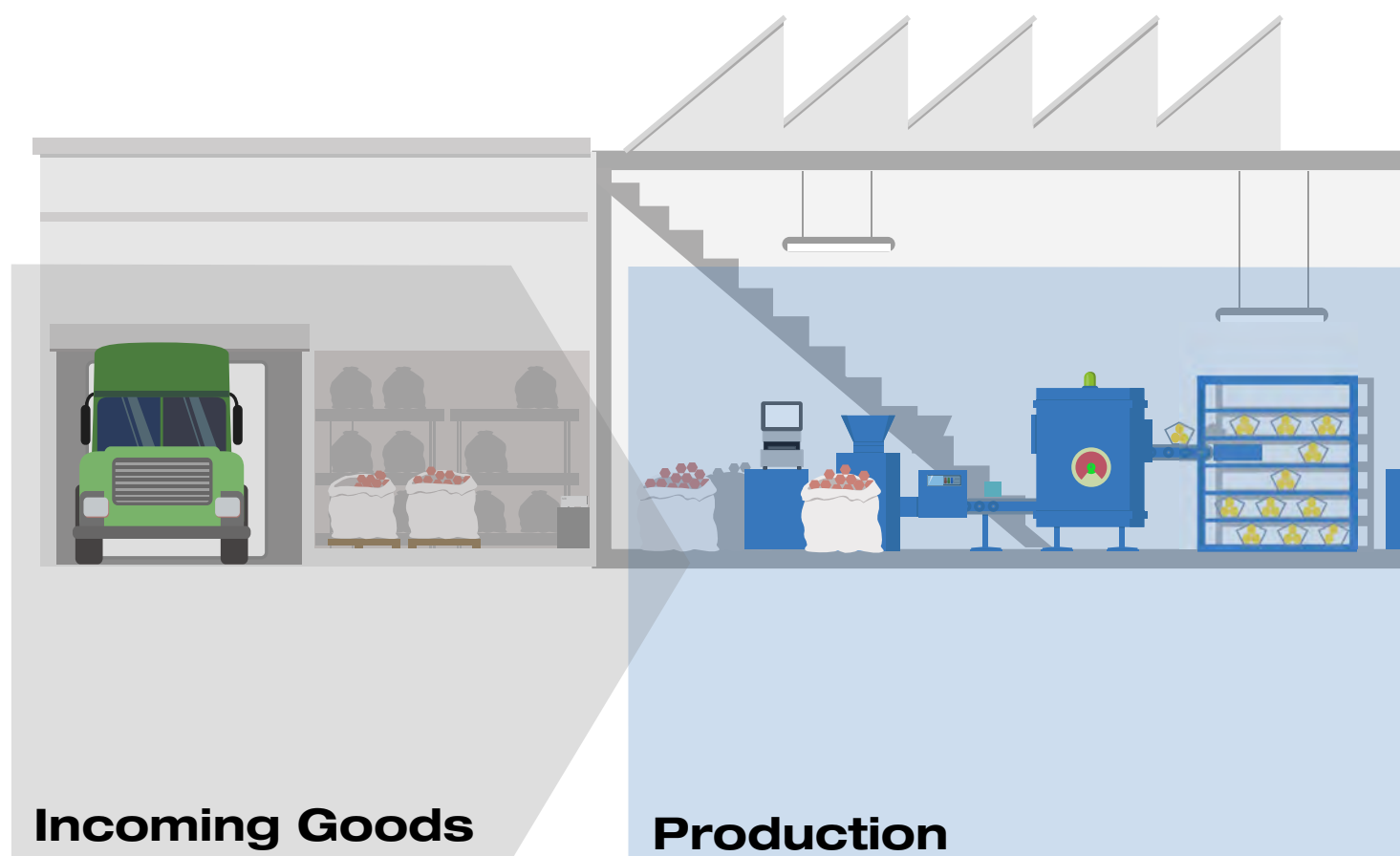


NIR-Online (オンライン近赤外分析計)

製造工程でのバラツキを防ぐには、水分、脂肪、たんぱく質などの重要なパラメータのリアルタイムでの監視がきわめて重要です。BUCHIの NIR-Online® (プロセス近赤外分析計) は数秒以内に正確な測定を行い、生産効率を最大限にすることが可能です。



近赤外分析 (NIR)

生産管理において、原材受入から製品完成における各段階において、迅速かつ効率的に品質を管理することは重要です。ビュッヒのNIR Solutionsでは、現場の環境に強く、オペレーターに優しい信頼性ある装置と結果をご提供します。

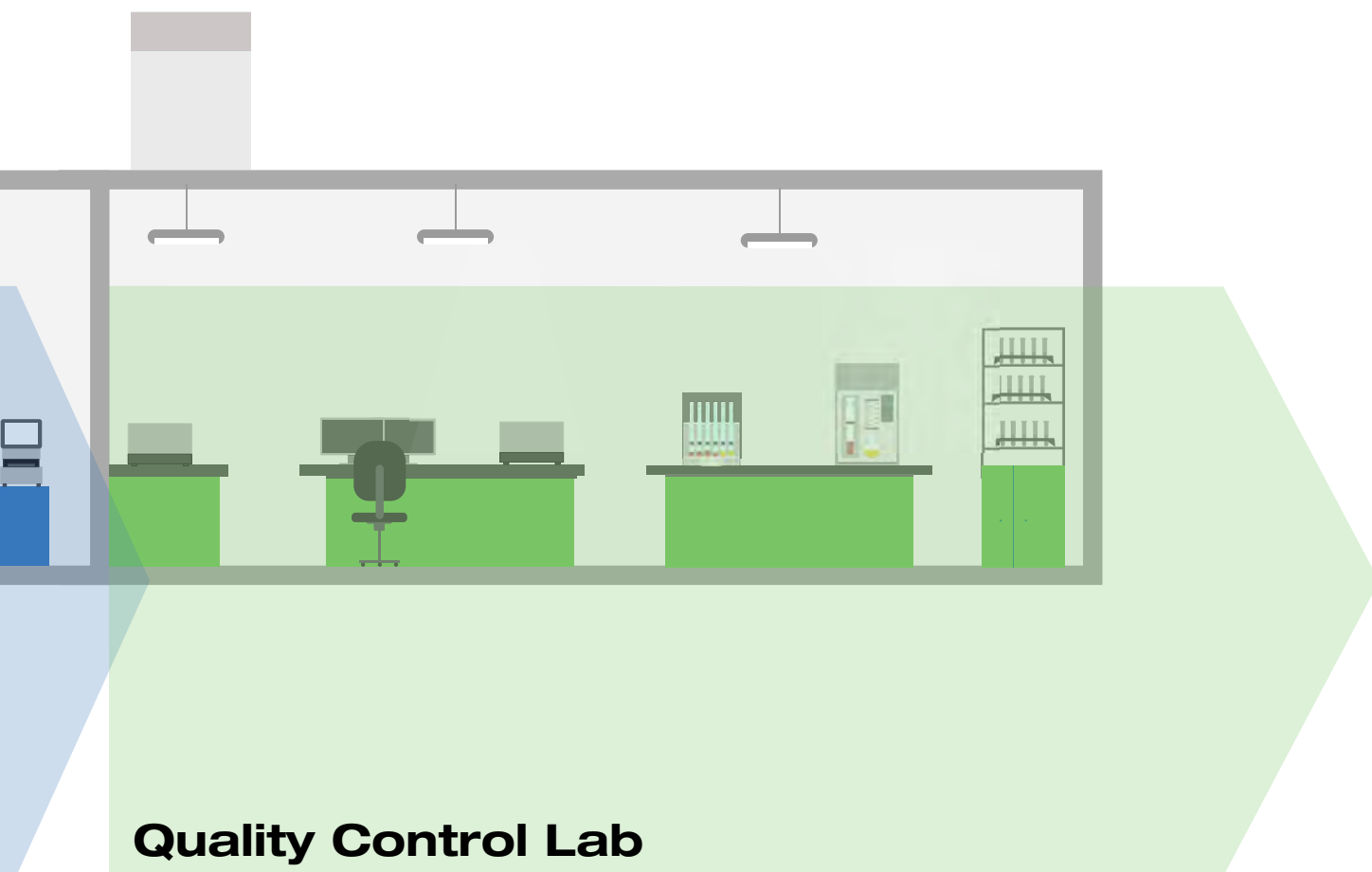

Quality Control Lab



ケルダール

処理量が多く、要求の高い品質管理の現場では、窒素やタンパク質測定において、高性能の自動ケルダール蒸留装置 K-375 (KjelMaster) が活躍しています。簡易な操作、自動化、ユーザー管理、そして高度なデータ管理の特長を持ち、電位差滴定法と比色滴定法の両方に対応しています。



抽出

抽出は単にサンプルの前処理ということではなく、正確で信頼できる分析結果を得るための重要なステップです。単純な脂肪抽出から最も要求の高い残留物や汚染物質の測定の様々なアプリケーションにおいて同じことが言えるでしょう。ビュッヒの抽出ソリューションはソックスレー抽出から、熱抽出および高速高压抽出まであらゆる範囲の自動抽出方法をカバーしています。

BUCHIからの大事なメッセージ

付加価値の創造

「Quality in your hands」はBUCHIの行動規範となる原則です。お客様のニーズをきめ細かく満たす、卓越したサービスを提供することが求められます。それにはお客様との信頼関係を保つ必要があります。これこそが、お客様とお客様の事業をさらに理解できるようにBUCHIがお客様との関わりを大切に、常に邁進している理由です。

お客様に付加価値をお届けする高品質な製品、システム、ソリューション、アプリケーションおよびサービスを提供することがBUCHIの使命です。これにより、お客様は自社の工程や作業にのみ集中できます。



優位性

当社は、長年に渡る経験と豊富な知識により、お客様をサポートしています。また継続的に技術知識とサービスの向上に努めています。



信頼性

当社は、お客様の信頼にお応えできるよう自社製品の品質および機能性を保証し、お客様のご満足を得られない場合は迅速かつ効率よく対応いたします。



安全性

お客様の現場の声を聞くことにより当社の製品、システム、ソリューション、アプリケーション、そしてサービスが人にも環境にも安全にご利用いただけるよう、当社は出来る限りの努力を重ねてまいります。



経済性

お客様にとって費用対効果が高く最大の付加価値のある製品を提供する努力を惜しみません。



国際性

当社は系列会社および正規代理店とともに世界的に展開しておりお客様がどこにいらっやっても、ご用命に応じられます。



操作性

当社は環境に優しいプロセスを考慮し、長期間お使いいただける製品を製造しております。当社はエネルギーや水資源を保存するために高度な技術を駆使し、環境負荷を最小限に抑える努力を日々行っています。



持続性

当社が提供する製品は緻密に設計され、直感的な操作で簡単にお使いいただける装置、およびシステムを提供することによりお客様を支援します。



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207

大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750

名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

